

入门



进行任何装配工作之前，都必须将天平从主电源断开。

拆封和设备供应

- ▶ 打开包装，必须小心移除所有部件。
- ▶ 在拆封设备后，请立即检查其是否存在任何外部损坏。
- ▷ 如果您检测到任何损坏，请按照“维护和保养”章节中的指示操作。
- ▷ 妥善保管包装箱及包装中的任何部件以便日后运输使用。装运期间，请拔出线缆！

随附的设备中包含以下部件：

成分	带防风罩的天平		精密天平
最小可读数：	0.1 毫克	1 毫克	10 毫克、0.1 克和 1 克
防风罩	✓	✓	-
称重盘：∅ 90 毫米	✓	-	-
称重盘：∅ 120 毫米	-	✓	-
称重盘：∅ 180 毫米	-	-	✓
盘支架	✓	✓	✓
屏蔽板（精密天平）	-	-	✓
托盘防风罩（部分规格）	✓	-	-
带每一国家特有的电源插头的交流适配器	✓	✓	✓
使用中的防尘罩	✓	✓	✓
防尘罩	✓	✓	-
用户手册	✓	✓	✓